

## 黑色素清除液

### 产品简介:

传统的从切片去除黑色素的方法有苦味酸、氢氧化钠、氢氧化钾等方法,但以上方法有可能影响后续染色过程, Leagene 黑色素清除液相较以上方法对组织的损伤更小,色素沉着也较少。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	DZ0154 2×100ml	Storage
试剂(A1):清除液 A		50ml	RT 避光
试剂(A2):清除液 B		50ml	RT
试剂(B):漂白剂		100ml	RT
使用说明书			1 份

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、切片常规脱蜡至水,镜下观察黑色素的量有多少和颜色的深浅。
- 2、配制黑色素清除液:清除液 A 和清除液 B 等比例混合,现用现配,不可久存。
- 3、切片入黑色素清除液处理 20min ~ 4h(见注意事项 1),蒸馏水冲洗干净。
- 4、入漂白剂处理 2 ~ 5min。
- 5、水洗,镜下观察色素是否除去,如未去除干净,重复 3 ~ 4 步骤。
- 6、进行下游染色或免疫组化染色。

### 注意事项:

- 1、应根据福尔马林色素的量,调整处理时间。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。

**有效期:** 12 个月有效。

### 相关产品:

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0111	组织固定液(10% NBF)
PW0082	丽春红 S 染色液(1×Ponceau S)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)